Acessando a área de clientes – Portal Ultralims

09/09/2019

Por Samuel Saito

Gerente de Análise e serviços



Centro de Inovação do Cacau

Rod. Jorge Amado, km 16 UESC/IPAF – Salobrinho Ilhéus, BA Cep 95662-900

Tel.: (73) 3680-5661 <u>www.forumdocacau.com.br</u> cic@pctsb.org

Nota Técnica

Como é a área de clientes do CIC?

O CIC dispõe de uma área de clientes onde ficam armazenados todos os movimentos de amostras, o histórico do financeiro, a validação dos relatórios e até a possibilidade de cadastrar a amostra antes do envio para o laboratório (desde que haja proposta comercial com status "aguarda amostra válida"). Para tanto, basta solicitar o código de acesso ao CIC. O endereço eletrônico é o descrito abaixo:

pctsb.ultralims.com.br/public/cliente/



Na tela inicial da área de clientes se pode verificar as movimentações de amostras mensais com a barra lateral com o menu retrátil.

(- → (MS ≡	P e petsbultralims.com/br/public/clienteSas	sphp		ក់ គេ រា	04 Q 🛣
•					
•	0	0	0		
	Amostra Liberadas - Hoje - 09/09/2019	Amostras Recobidas na Semana	Amostras		
	Quantidade de Amostras Libe	radas por Mês	Agendamentos		
		Amostras	Ficha de Coleta Data Age	xlada Data Previsão	Status
	18				
	12				
	10				
	6				
	2				
		1.000.000	~~		

 Minha Conta
 Cadastro de Amostras
 Aprovação
 Valida Relatório
 Instruções
 Upload Documentos
 Consulta Proposta
 Coletas
 Consulta
 Consulta Amostra Simples

 Consulta Amostra Multipla
 Financeiro
 Consulta Clientes Contato
 Consulta Interessado
 Consulta
 Consulta Amostra Simples

Tela valida relatório

Nesta tela é possível validar o relatório digitando o número de código de verificação que consta no final do relatório.



Tela consulta amostra

Talvez seja esta a função mais usada pelo cliente. Nesta aba, é possível abrir o PDF dos relatórios já liberados, filtrar por período as amostras de interesse e baixar os resultados em planilha de Excel.

Cliente:Ultralims 00-Ultra Lims										CNPJ	24961307000117
Amostra(s):				Data Início: 22/10/2017 💼			E Di	Data Final: 31/12/2017			
Amostra	Visualizar	Ficha	Nome da Amostra	Status	Matriz	Data Coleta Realizada	Data Recebida	Data Promessa Relatório	Data Liberação	Ensaios	Complemente
1.2017		1	1-Ponto de coleta residencia 001	Liberada	AAP	13/11/2017	13/11/2017	20/11/2017	06/12/2017	Amonia, PH,	Ultra Lims Ultralims 00
2.2017		2	1-Ponto de coleta residencia 001	Em Execucao	AAP	20/11/2017	20/11/2017	27/11/2017		PH, Amonia,	Ultra Lims Ultralims 00
4.2017		54	1-teste	Liberada	AAP	19/11/2017	20/11/2017	27/11/2017	13/12/2017	PH, Amonia,	Ultra Lims Ultralims 00
5.2017		3	1-Ponto de coleta residencia 001	Recebida	AAP	19/11/2017	20/11/2017	27/11/2017		PH, Amonia,	Ultra Lims Ultralims 00
6.2017		55	1-teste	Em Coleta	AAP	21/11/2017		27/11/2017		PH, Amonia,	Ultra Lims Ultralims 00
7.2017		56	1-teste	Em Execucao	AAP	25/11/2017	25/11/2017	01/12/2017		PH, Amonia,	Ultra Lims Ultralims 00
8.2017	i	57	1-Teste 20:59	Cancelada	AAP	25/11/2017	25/11/2017	01/12/2017		PH, Amonia,	Ultra Lims Ultralims 00

Tela consulta financeira

A tela de consulta possui o objetivo de informar o cliente a situação financeira das amostras. Cada registro visualizado nesta tela representa um resumo financeiro que pode ser a junção de várias amostras ou ainda uma parcela de contrato fixo.

Consulta Financeiro Cliente												
•		Data Inicial: 22/10/	2017		Proposta:							
•		Data Final: 31/12/	2017		Nota Fiscal:			Status: Toda	is 🔻			
Valor Total:1097.00												
Id Proposta	Id Nota	Pedido / Ordem Compra	Data Emissão	Cliente Faturamento / Interessado	Status Nota	Cond Pagto	Data Abertura	Data Fecham	Valor Ajustes Efr	alor etivo		
8.2017.V0	456	123131	28/11/2017	Ultralims 00	Pendente	6	28/11/2017 17:20:36	28/11/2017 17:24:19	R\$ 0,00	R\$ 12,00		
7.2017.V0	123456	OC98765	26/11/2017	Ultralims 00	Pendente	5	26/11/2017 21:12:03	26/11/2017 21:55:28	R\$ 0,00	R\$ 10,00		
1.2017.V0	456123	123	25/11/2017	Ultralims 00	Pendente	4	13/11/2017 16:47:57	26/11/2017 14:48:17	R\$ 0,00 16	R\$ 00,00		
5.2017.V0	Pendente	OC 987654321		Ultralims 00	Pendente	4	26/11/2017 21:01:22		R\$ 0,00 1	R\$ 50,00		